

deconex® 41 LAB CLEAR

**Saurer, besonders umweltfreundlicher
Klarspüler und Glänzer**

Für den Einsatz in Spülmaschinen



Verwendung

deconex® 41 LAB CLEAR wird im letzten Spülgang als Klarspüler und Glänzer für Laborglas und Laborgeschirr eingesetzt. deconex® 41 LAB CLEAR beschleunigt die Trocknung.

Eigenschaften

deconex® 41 LAB CLEAR neutralisiert Laugenreste und verhindert Kalkablagerungen in der Maschine sowie Wasserflecken auf dem Spülgut. Die sorgfältig ausgewählten oberflächenaktiven Substanzen verleihen dem Produkt hervorragende Benetzungs- und Klarspüleigenschaften.

Besonders Glaswaren verhilft deconex® 41 LAB CLEAR zu einem schönen Glanz. Der Einsatz dieses Klarspülmittels beschleunigt darüber hinaus das Trocknen des Spülgutes.

Das Produkt zeichnet sich durch eine sehr gute Umweltverträglichkeit aus. deconex® 41 LAB CLEAR ist phosphatfrei aufgebaut und die im Klarspüler eingesetzten Tenside sind zu mehr als 90 % biologisch abbaubar.

Chemisch-/physikalische Daten

| | | |
|----------|------------------|---------------|
| pH-Wert | 1 % in VE-Wasser | ca. 2.6 |
| Dichte | Konzentrat | 1.09 g/mL |
| Aussehen | Konzentrat | klar, farblos |

Inhaltsstoffe

Organische Säure, oberflächenaktive Stoffe

Dosierung

0.5-1.5 mL/L
je nach Art des Spülgutes und der Alkalirestmenge

Materialverträglichkeit

Geeignet für:
Laborglas, keramische Werkstoffe, Edelstahl, Aluminium, Kunststoffe

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

deconex® 41 LAB CLEAR

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrößen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

Dosierhilfen wie Pumpen, Messbecher, Dosiergeräte usw. sind erhältlich. Bitte fordern Sie die entsprechenden Unterlagen an.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.